

Gebruuchsanweisung

für das „Allmikro“ - Kleinstmikroskop (Vergr. 50 x linear)

Beide Stifte nach unten drücken, durch die dabei freiwerdenden Schlitzze des Tubus das Präparat hindurchschieben, dann die Stifte loslassen, worauf das Präparat durch Federkraft festsißt.

Beim Durchsehen durch den Okularkopf muß der Beleuchtungsspiegel durch Bewegung so eingestellt werden, daß das Blickfeld hell erleuchtet ist.

Achtung!

Ganz langsames Auf- und Abwärtsdrehen des Okulars bewirkt ein scharfes Bild des Präparates, wobei man das Auge möglichst nahe an das Okular bringt. Durch Verschieben des Präparates wird der zu beobachtende Teil des Gegenstandes in das richtige Blickfeld gebracht. Vor der Wiederbenutzung sind Objektträger und Linsen zu reinigen.